

DOKO DS08MU

Портативная документ камера для учебных классов


- Высокое качество изображений (8 мегапиксельная матрица, функция автофокусировки)
- Простота подключения и управления (USB интерфейс, 4 кнопки управления)
- Интерактивное программное обеспечение (добавление графики, масок, текста)
- Все необходимое в комплекте (адаптеры микроскопа, антибликовый лист)

Модель	DS08MU	
Оптика	Рабочая область	40 см x 30 см
	Объектив	f=3.54мм, F2.0, автофокус (10см [∞])
Подсветка	Встроенная	Светодиодная лампа
	Сенсор	8M CMOS 1/3.2"
Изображение	USB разрешение	16:9 : 1920x1080 до 25к/с
		1280x720 до 30к/с
	Аудио	4:3 : 3264x2448 до 15к/с; 2592x1944 до 15к/с; 2048x1536 до 15 к/с;
		1600x1200 до 20к/с; 1024x768 до 30к/с
Подключение к ПК	Да, встроенный микрофон	Да, встроенный USB кабель
	USB 2.0	Да, USB UVC интерфейс
	PC камера	
Программа	Smart DC	Включена в комплект (для Windows и MAC iOS)
Штатив	Механический	Раздвижной
Питание	Источник питания / Потребление	USB 5В / 1.5 ватт без подсветки; 1.8 ватт с подсветкой
Комплект поставки	Краткое руководство, антибликовый лист, набор адаптеров для микроскопа, CD диск с ПО	
Кнопки управления	Кнопка 1	Фокусировка
	Кнопка 2	Лампа подсветки
	Кнопка 3	Яркость +
	Кнопка 4	Яркость -

TS-82-920-01020-005


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

A. Конструкция

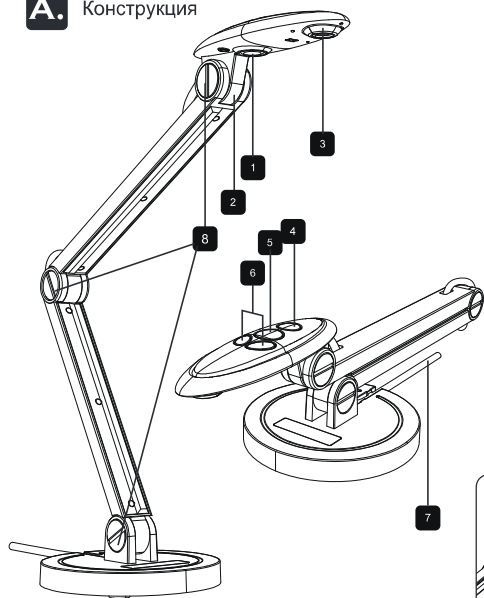

- 1 Лампа подсветки
- 2 Микрофон
- 3 Объектив
- 4 Кнопка лампы
- 5 Кнопка фокусировки
- 6 Кнопки настройки яркости
- 7 USB кабель
- 8 Винты штатива

Важно: если винты штатива ослабли, подтяните их используя в качестве отвертки пару монет.

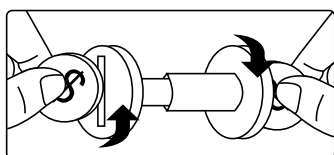

B. Установка ПО


Вставьте CD диск в CD привод и следуйте инструкциям программы установки.

C. Программа Smart DC

Подключите документ-камеру к USB порту компьютера и запустите программу - в окне программы на экране монитора должно появиться "живое" изображение с камеры.


D. Лампа подсветки

При недостаточном освещении включите лампу подсветки нажав кнопку 4.

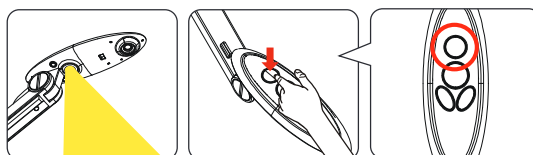


E. Настройка фокуса

Для наведения на резкость нажмите кнопку 5 автофокусировки.

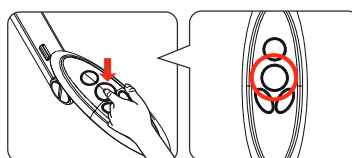


F. Настройка яркости

Для регулировки яркости изображения нажимайте кнопки 6.

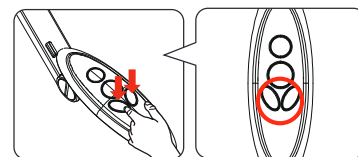

G. Захват кадров / Запись видео

В программе Smart DC вы можете как захватывать отдельные кадры так и записывать видеоклипы формируемого камерой "живого" изображения. Нажимайте соответствующие кнопки программы.

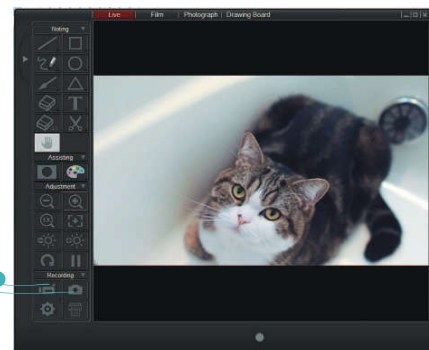

- a. Запись (Record) - Старт / Стоп записи видео.
- b. Захват (Capture) - Захват и сохранение текущего изображения с камеры.